

Bacillus cereus supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci *Bacillus cereus*

Technické parametry

Teplota skladování: +4 °C

Složení/1 vialka: Polymyxin B 50 000 I.U.

Aplikace: 1 vialka supplementu se rozpustí v 5 ml sterilní destilované vody a následně se přidá k 450 ml autoklávovaného agaru MYP (Mannitol/vaječný žloutek/Polymyxin agar, [R.5765.1](#)) + 50 ml žloutkové emulze ([R.0402.1](#))

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	10 vialek	sklo	R.4856.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml MYP média