

KF volumetrická titrace - jednosložková

- **Volumetrické stanovení je vhodné pro obsah vody ve vzorku 0,1-100%. Pro nižší obsah použijte coulometrické stanovení!**
- Obsahují veškeré potřebné složky v jednom roztoku.
- Jejich vysoká reaktivita vyžaduje [stanovení koncentrace](#) před každou analýzou.
- Aldehydy a ketony poskytují sekundární reakci s methanolem a vyžadují speciální činidla bez methanolu (označené písmenem K).
- Použití jednosložkových činidel: Přidejte methanol do reakční směsi a titrujte do sucha činidlem C, přidejte vzorek, a titrujte opět do sucha.



Hydroquant lahve

Činidlo	Specifikace	Použití	Balení	Katalogové číslo
Karl Fischer Roti [®] hydroquant C2	2 mg H ₂ O/ml, bez pyridinu	jednosložkové titrační činidlo	1 l	R.T194.1
Karl Fischer Roti [®] hydroquant C5	5 mg H ₂ O/ml, bez pyridinu	jednosložkové titrační činidlo	1 l	R.T190.1
Karl Fischer methanol Roti [®] hydroquant D	suchý, pro titraci dle KF	rozpuštědlo pro jednosložkovou titraci dle KF	1 l	R.T193.1
Karl Fischer methanol Roti [®] hydroquant D	suchý, pro titraci dle KF	rozpuštědlo pro jednosložkovou titraci dle KF	2,5 l	R.T193.2
Karl Fischer Roti [®] hydroquant C5 K	5 mg H ₂ O/ml, pro stanovení vedle aldehydů a ketonů	jednosložkové titrační činidlo pro titraci vedle aldehydů a ketonů	1 l	R.5211.1
Karl Fischer Roti [®] hydroquant Working Medium K	pro titraci dle KF vedle aldehydů a ketonů	rozpuštědlo pro titraci dle KF vedle aldehydů a ketonů	1 l	R.5215.1