

Prostředek čistící univerzální RBS®

Univerzální čistící prostředek pro laboratorní použití

- Nepoškozuje povrchy předmětů, nezanechává film na umytém povrchu, nízká pěnovost
- Bezpečná alternativa agresivních čistících metod (chromsírová směs, alkalické lázně) se srovnatelnou efektivitou
- Za běžného použití neuvolňuje nebezpečné výpary či zápachy
- Veškeré použité tenzidy jsou biodegradovatelné
- Cenově dostupné díky velkému ředění a nízké spotřebě koncentráту

Technické parametry

RBS 25:	pro běžné znečištění pro čištění imerzních a ultrazvukových lázní
RBS 35:	pro běžné a mechanické čištění standardní prostředek pro nekorodující předměty aktivní proti HIV v min. koncentraci 4%
RBS 50:	pro silné znečištění a obtížně odstranitelné látky (kanadský balzám, silikony) pro dekontaminaci radioaktivních látek, čištění elektronických součástek baktericidní, aktivní proti HIV, lze použít v automatické myčce
RBS Neutral T:	pro virologické, mikrobiologické a TK laboratoře neutrální prostředek pro citlivé a korodující předměty neovlivňuje růst kultur
RBS IND 470:	pro dekontaminaci radioaktivních residuí (testováno pro ⁹⁹ Mo, ¹⁹² Ir, ¹³¹ I) čistí také běžné znečištění a mastnotu, silikonové oleje atd. vhodné pro mechanické i automatické čištění skla, oceli a plastů
RBS pF T:	pro běžné znečištění neobsahuje fosfáty, upravuje tvrdost vody aktivní proti HIV
RBS T 115:	pro běžné znečištění neobsahuje fosfáty, upravuje tvrdost vody aktivní proti HIV
RBS T 105:	alkalický čistič vhodný na laboratorní sklo či ultrazvukové lázně odstraňuje organické i anorganické usazeniny, povlaky a destilační zbytky snadno omyvatelný, nezanechává usazeniny
RBS T 230:	neutrální čistič vhodný pro citlivé sklo, například volumetrické, hliník, zinek, cín, PS a PC nekorozivní a zcela biodegradovatelný vhodný pro mikrobiologické laboratoře, nemá negativní efekt na růst kultur
RBS T 305:	kyselý laboratorní čistič pro ruční čištění zejména vhodný na odstranění tuků, olejů a usazenin ze skla také vhodný pro čištění podlah, pracovních povrchů a zvířecích klecí
RBS A 375:	čistič vhodný k prvnímu očištění v laboratorní myčce k odstranění vodního kamene, hydroxidů a jiných anorganických povlaků z povrchu skla, plastů, oceli atd. bez tenzidů, chloru a fosfátů, nepěnový
RBS NA 2:	čistič vhodný k prvnímu očištění v laboratorní myčce odstraňuje odolné usazeniny jako např. uhličitany, hydroxidy, organické báze zlepšuje účinek následných alkalických čističů
RBS R 60:	mírně kyselý neutralizační čistič pro myčky laboratorního skla odstraňuje povlaky alkalických čističů a zabraňuje usazování vodního kamene urychluje sušení a zajistí lesklý vzhled
RBS R 60 pF:	mírně kyselý neutralizační čistič pro myčky laboratorního skla odstraňuje povlaky alkalických čističů a zabraňuje usazování vodního kamene bez fosfátů a chloru, vhodný pro použití v analytických laboratořích
RBS A 285 SOLID pF:	bazický čistič pro myčky laboratorního skla odstraňuje tuky a masti, oleje, destilační zbytky a další organické a minerální látky bez fosfátů, EDTA a NTA

Typ	Použití (koncentraci a postup upravte dle míry znečištění)	pH	Hustota
RBS 25	20 ml/l vody, zvýšená teplota zlepšuje účinek čištěné předměty ponořte na 3 hodiny a omyjte deionizovanou vodou	11,9 (2% roztok)	1,094 g/ml
RBS 35	20 ml/l vody, omýt deionizovanou vodou	11,5 (2% roztok)	1,07 g/ml

Typ	Použití (koncentraci a postup upravte dle míry znečištění)	pH	Hustota
RBS 50	ruční mytí 10 ml/l vody, v myčce 3-5 ml/l vody, zejména účinný v kombinaci s RBS NA 2 a/nebo RBS R 60 omyjte deionizovanou vodou	13,5 (koncentrát)	1,244 g/ml
RBS Neutral T	4-6% roztok, omyjte destilovanou vodou	neutrální	1,072 g/ml
RBS IND 470	2% roztok pro běžné znečištění, zvýšení teploty zlepšuje účinnost ponořené předměty dekontaminujte 10% roztokem při 60 °C alespoň 6 hodin omyjte deionizovanou vodou	14,0 (koncentrát)	1,06 g/ml
RBS pF T	20 ml/l vody, omýt deionizovanou vodou	11,8 (2% roztok)	1,072 g/ml
RBS T 115	2% roztok pro běžné znečištění, zvýšení teploty zlepšuje účinnost omyjte deionizovanou vodou	11,7 (2% roztok)	1,08 g/ml
RBS T 105	2% roztok pro běžné znečištění, zvýšení teploty zlepšuje účinnost omyjte deionizovanou vodou	11,8 (2% roztok) 13,3 (koncentrát)	1,12 g/ml
RBS T 230	4-6% roztok, plně ponořit znečištěné předměty, 2-12 hodin ponechat čistit při ohřátí k 60 °C dosáhnete zrychlení čistícího procesu, omyjte destilovanou vodou	neutrální	1,07 g/ml
RBS T 305	2-5% roztok	dle koncentrace 1,5-1,2	1,40 g/ml
RBS A 375	0,2% roztok, omyjte deionizovanou vodou	2,6 (0,5% roztok)	-
RBS NA 2	0,2-0,5% roztok, zejména účinný v kombinaci s, RBS 50, omyjte deionizovanou vodou	dle koncentrace 2,2-1,8	1,378 g/ml
RBS R 60	0,1-0,3% roztok, zejména účinný v kombinaci s RBS 50 omyjte deionizovanou vodou	dle koncentrace 6,3-3,6	1,016 g/ml
RBS R 60 pF	0,1-0,3% roztok, omyjte deionizovanou vodou	dle koncentrace 6,5-4,4	1,015 g/ml
RBS A 285 SOLID pF	0,1% roztok, na těžší znečištění i více koncentrovaný	11,4 (0,3% roztok)	-



Typ	Balení	Katalogové číslo
RBS 25	5 l	R.AL89.1
RBS 35	1 l	R923851
RBS 35	5 l	R923852
RBS 35	20 kg	R.9238.4
RBS 50	1 l	R923251
RBS 50	5 l	R923252
RBS 50	20 kg	R.9232.4
RBS Neutral T	1 l	R018051

RBS Neutral T	5 l	R018052
RBS IND 470	5 l	R.TA00.1
RBS IND 470	20 kg	R.TA00.2
RBS pF T	1 l	R924351
RBS pF T	5 l	R924352
RBS pF T	20 kg	R.9243.4
RBS T 115	5 l	R.LY18.1
RBS T 105	5 l	R.PY99.1
RBS T 230	5 l	R.LY17.1
RBS T 305	5 l	R.KT39.1
RBS A 375	5 l	R.TK44.1
RBS NA 2	5 l	R.AL93.1
RBS R 60	5 l	R.AL94.1
RBS R 60 pF	5 l	R.AL96.1
RBS A 285 SOLID pF	4,5 kg	R.HNY8.1

Pumpa dávkovací

Ruční pumpy pro kanystry s RBS®

Technické parametry

Materiál:

HDPE

Pro kanystr o objemu	Objem 1 dávky (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 l	25	1	I827721
10 l	100	1	R624271



Ruční pumpy pro kanystry s RBS®