

Roztok čistící pro ultrazvukové lázně | ELMA

Koncentrované roztoky pro účinné čištění laboratorních nástrojů a předmětů

- Optimální čistící účinky v kombinaci s působením ultrazvuku
- Použitelné i pro čištění ponořením v normální lázni

Technické parametry

ELMA - Clean 10:	univerzální alkalický čistící roztok odstraňuje krev, sliny, proteiny, zbytky tkání, oleje, tuky, brusné a leštící pasty pro nerez ocel, sklo, keramiku, plasty a gumu, nelze použít na Al, Mg, Zn a slitiny
ELMA - Clean 60:	kyselý čistící roztok odstraňuje rez, vodní kámen, zmatnění povrchů, tuky a oleje pro nerez ocel, sklo a plasty odolné kyselinám, nelze používat na Al, Mg, Zn a slitiny
ELMA - Clean 65:	neutrální čistící roztok s inhibátorem koroze odstraňuje prach, otisky prstů, pigmenty, tuky a oleje pro choulostivé materiály, všechny kovy, sklo, plastik a gumu
ELMA - Clean 70:	alkalický čistící roztok pro univerzální laboratorní použití odstraňuje prach, oleje, tuky, saze, slizy a jiné organické povlaky pro sklo, keramiku, plasty odolné alkáliím, gumu, neželezné a železné kovy
ELMA - Clean 75:	alkalický čistící roztok s amoniakem odstraňuje zoxidované povrchy neželezných kovů, špínu, tuky, pot a zbytky leštících přípravků pro neželezné kovy, sklo, drahé kovy i s drahokamy

Čistící roztok	pH koncentrátu	Koncentrace	Teplota lázně	Doba čištění
ELMA - Clean 10	12,0-12,5	5 %	50-80 °C	4-10 min
ELMA - Clean 60	<1.0	1-10 %	40-70 °C	1-5 min
ELMA - Clean 65	7	2-5 %	20-80 °C	cca 5 min
ELMA - Clean 70	13	1-5 %	20-80 °C	cca 5 min
ELMA - Clean 75	10,5-11	5-10 %	pokožová	5-10 min



Univerzální čistící roztok Elma clean 10



Kyselý čistící roztok Elma clean 60



Neutrální čistící roztok Elma clean 65



Alkalický čistící roztok Elma clean 70



Alkalický čistící roztok s amoniakem Elma clean 75

Čistící roztok	Balení	Katalogové číslo
ELMA - Clean 10	1 l	E581070
ELMA - Clean 60	1 l	E580990
ELMA - Clean 65	1 l	E581010
ELMA - Clean 70	1 l	E581030
ELMA - Clean 75	1 l	E581050