

Sáčky pro odstraňování ethidium bromidu

Sáčky Sekuroka Decon-bags pro absorpci ethidium bromidu z roztoku

- Jednoduchá, efektivní a bezpečná aplikace

Technické parametry

Obsah sáčku:	speciální typ aktivního uhlí
Absorbční kapacita:	2,5 mg ethidium bromidu/sáček
Účinnost absorpce:	99 %
Rozměry sáčků:	5,5 x 2,2 cm



Sáčky pro odstraňování ethidium bromidu

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sáčky Sekuroka Decon-bags	10	R085672
Sáčky Sekuroka Decon-bags	50	R085671
Sáčky Sekuroka Decon-bags	250	R085673

Postup: vložte sáček do roztoku s etidium bromidem a inkubujte 24 hod za stálého míchání.
Použité sáčky musí být likvidovány jako nebezpečný odpad!